

# BETJENINGSVEJLEDNING

## Elmasonic EASY 10 H

### Tekniske specifikationer

Spænding:.....	220/240 V 37 kHz
Højde:.....	59 mm / 182 mm
Bredde:.....	85 mm / 120 mm
Længde:.....	190 mm / 206 mm
Indhold:.....	0,7 ltr.
Vægt:.....	2 kg.

### Sikkerhedsbestemmelser

Kontrollér apparatet efter modtagelse og inden det tilsluttes el.  
 Hvis beskadiget, må det ikke tilsluttes el.  
 Opsætnings- og vedligeholdelses procedure der kræver at apparatet er åbent, må kun udføres af fagpersonale.  
 Afbryd forbindelsen til el inden reparation.  
 Da apparatet skal overholde de strengeste sikkerhedsregler må der kun indsættes originale reservedele.  
 Af sikkerhedsgrunde skal apparatet altid tilsluttet med jordet ledning.  
 Aftør altid apparatet for væske for at undgå elektriske stød ved evt. overgang.

### Vigtigt

Fyld apparatet med væske til minimum inden tilslutning til el, kontroller at spænding er korrekt.

Apparatet skal altid være 2/3 fyldt under arbejde. Der må aldrig tændes for apparatet uden væske da dette kan føre til ødelæggelser på oscillator systemet.  
 Brændbare- eller flygtige væsker må ikke anvendes, da dette kan medføre eksplosionsfare.  
 Stik ikke hænderne i badet under brug, anvend ikke apparatet til rensning af levende organismer eller planter.

### Arbejdsanvisninger

Fyld apparatet med væske, hvis der anvendes vand som kontaktvæske bør der tilsættes en smule opvaskemiddel.  
 Apparatet tændes ved at aktivere timeren. Timeren afbryder automatisk efter udløb af den valgte tid.  
 For at afbryde tidligere end en sat tid drejes håndtaget manuelt tilbage til "off".

