

Rengøring og vedligeholdelse af bunsenbrænder

Når din bunsenbrænder trænger til rengøring bedes du obsevere følgende:

Brug aldrig vand eller trykluft til at rense eller blæse bunsenbrænderen ren. Det kan forårsage at forseglingsmaterialet flyder / blæses ud med gaslækage som følge !!

1. Maksimumstemperatur ved rengøring er 50° C.
2. Brug ikke rengøringsmiddel, risiko for kemisk reaktion.
3. Til rengøring af ventilen bruges en klud eller vaskeskind (må ikke dryppe af vand).
4. Ved rengøring drej brænderhåndtaget til lukket position, træk slangen af brænderen og tør brænderen af med en klud eller vaskeskind.
5. Brændrørene kan skrues af og rengøres separat.
6. Bunsenbrænderen må ikke skilles ad!
7. Brænddyserne må ikke beskadiges / bores i.
8. Brug ikke trykluft på indløbsdyserne. Det kan blæse forseglingsfedtet væk og skabe gaslækage.
9. Brænddyserne må ikke skrues ud ved rengøring. Brænderen kan blive utæt og sikker brug kan ikke længere garanteres.

Hvis brænddyserne tilstoppes skrues brændrørene af og brænderen vendes med dyserne nedad. Brug da en hårtørret eller andet der skaber varme nok til at smelte voks, så det løber ud. Hvis det ikke lykkes at rengøre brænddyserne på denne måde, skal de rengøres eller udskiftes af en autoriseret tekniker.

